

测试报告

样品信息			
样品名称	染发剂中对苯二胺等八种组分	编 号	W20190325-003
样品重量	\	剂 型	\
收样日期	2019/03/25	测试期间	2019/03/26-03/27
样品描述	\		
测试需求			
测试成分	染发剂 8 项		
参考标准			
参考标准	《化妆品安全技术规范》2015 版 7.1 对苯二胺等 8 种组分	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	赛默飞 U3000

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Ultimate® XB-C18 (4.6×300mm, 5 μ m);
流动相:	乙腈/三乙醇胺磷酸盐缓冲液 (pH7.7) =5/95
检测波长:	280nm
柱温:	30℃
流速:	2.0mL/min
进样量:	5μL (有溶剂效应, 需加峰前延抑制器)、2.5μL
注意事项:	对苯二胺峰存在溶剂效应, 需降低进样量或加峰前延抑制器校正峰型

● 流动相的配制:


流动相: 取三乙醇胺 10ml, 加入到 980ml 水中, 混匀, 用磷酸调节 pH 值至 7.7, 加水至 1000ml, 抽滤, 取 950ml, 加入色谱纯乙腈 50ml, 混匀, 超声脱气, 即得。

● 样品溶液的配置:

混标溶液: 客户提供。

● 谱图和数据

1、混标溶液 5 μ l 不加峰前延抑制器图

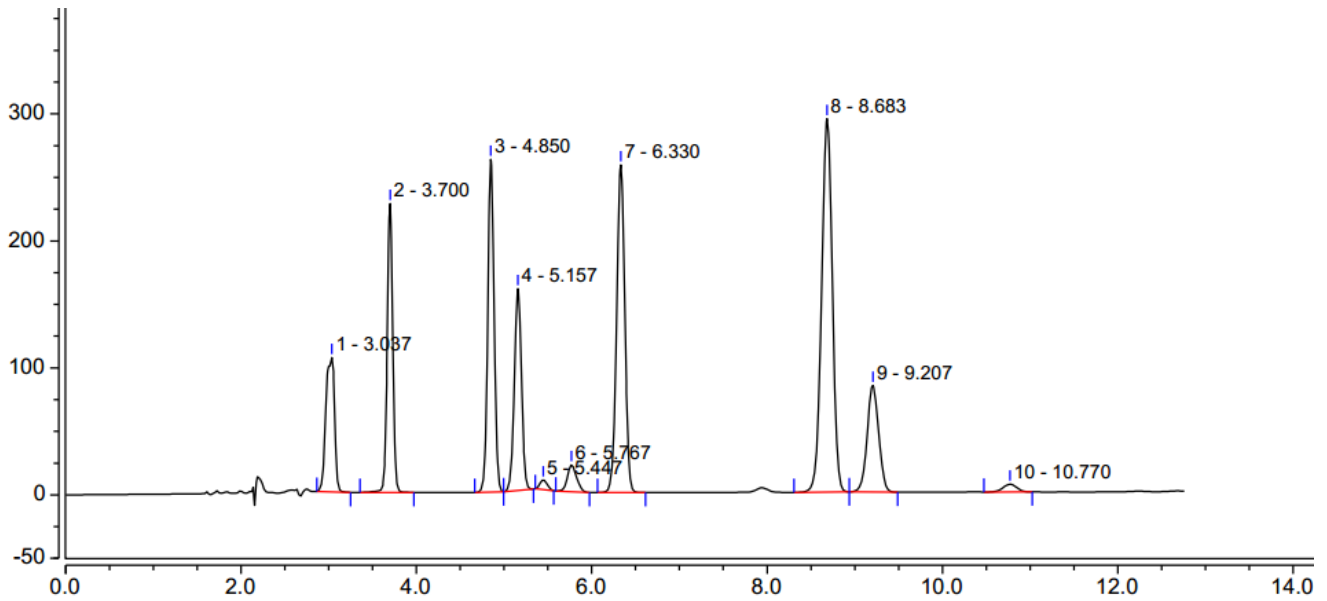

序号	峰名称	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰高 mAU	塔板数 (EP)	不对称度 (EP)	分离度 (EP)
1		3.037	12.278	105.898	3963	0.79	4.35
2		3.700	16.484	227.564	17260	0.99	9.39
3		4.850	22.138	262.076	21309	1.01	2.19
4		5.157	14.953	159.060	19518	1.02	1.86
5		5.447	0.749	7.520	17528	1.12	1.80
6		5.767	2.596	21.173	14319	1.15	3.13
7		6.330	27.584	257.958	22762	1.00	12.13
8		8.683	41.459	294.033	24617	0.98	2.27
9		9.207	12.788	83.807	23481	1.02	5.88
10		10.770	1.123	6.125	21625	0.97	n.a.

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。


Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969 -


邮编: 321000

E-mail:xiaomeiwu@welchmat.com

2、混标溶液 5 μ l 加峰前延抑制器图

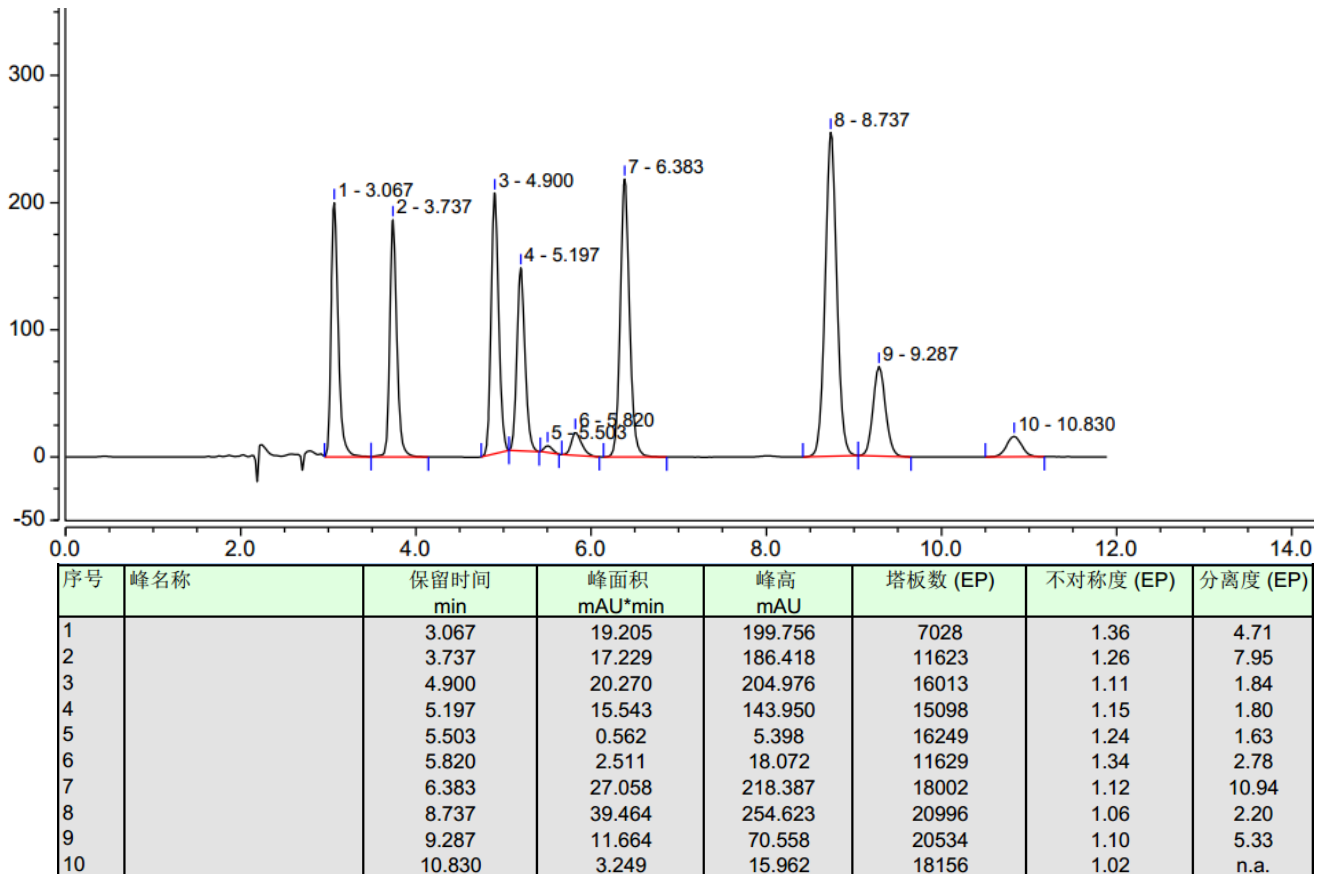

3、混标溶液 2.5 μ l 不加峰前延抑制器图

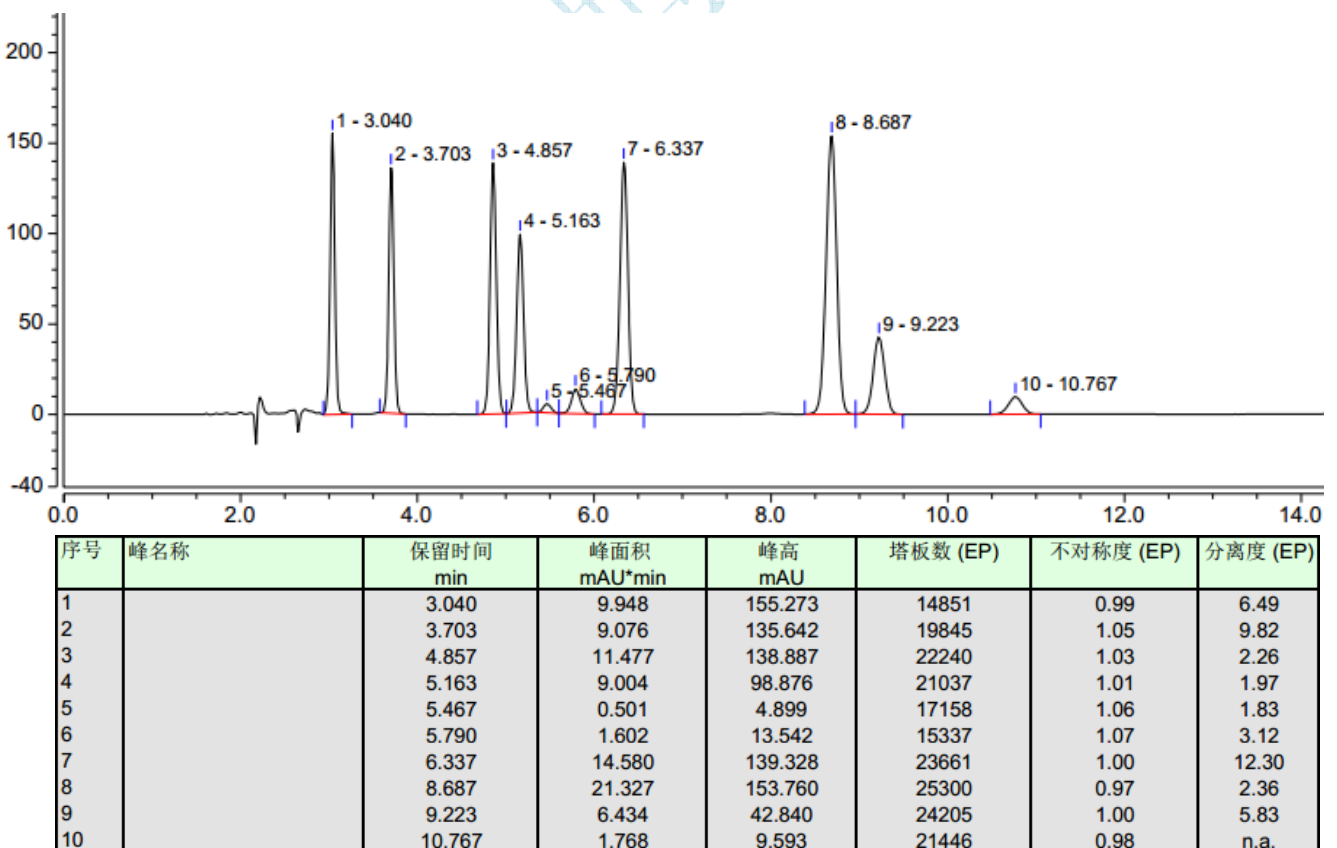

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969 -

邮编: 321000

E-mail:xiaomeiwu@welchmat.com

- 结论:

使用月旭 Ultimate® XB-C18 (4.6×300mm, 5 μ m), 在此色谱条件下, 能满足检测需求。

报告签字

测试: 吴小梅

日期: 2019-03-28

审核: 郭德勇

日期: 2019-03-28

月旭科技